



카탈로그 # 591에 대한 지침 WatR™ Supply Inorganics

개정판 010312

설명:

- 이 표준물질은 약 500mL의 표준물질이 담긴 500mL 폴리에틸렌 용기에 포장됩니다.
- 이 표준물질은 보존 처리되지 않습니다.
- 이 표준물질은 실온에 보관할 수 있습니다.
- 이 표준물질은 데이터 보고 양식에 지정된 농도 범위의 등재된 분석물질을 포함할 것입니다.

시작 전:

- 이 표준물질은 전체 부피 표준물질로 준비되었으며 수령 시 상태 그대로 분석할 수 있습니다.
- 이 표준물질에는 산이 포함되어 있지 않으므로 pH를 확인하고 필요한 경우 조정하기 위한 통상적인 절차를 따라야 합니다.
- 이온 선택적 전극 분석법으로 음이온을 분석하는 경우, 이 샘플에 고농도의 무기염이 포함되어 있을 수 있다는 점에 유의하십시오.
- 질산염 및 질산염 + 아질산염 결과는 NO_3^- 이 아닌 N으로 보고해야 합니다.

지침:

1. 무기물 용기를 개봉 전에 잘 흔들어 줍니다.
2. 수행 중인 테스트를 위한 분취량을 취하고 통상적인 절차에 따라 분석합니다.
3. 사용 후에는 용기 마개를 단단히 닫습니다.
4. 제공된 표준물질에 대한 결과는 mg/L(전도도의 경우 $\mu\text{mhos/cm}$)로 보고합니다.

안전 유의사항:

ERA 제품은 유해할 수 있으며, 이러한 물질을 능숙하게 취급하기 위한 교육을 받은 전문 실험실 직원이 사용해야 합니다. 이러한 제품을 안전하게 사용할 책임은 전적으로 구매자 및/또는 사용자에게 있습니다. 모든 ERA 제품에 대한 물질안전보건자료(MSDS)는 1-800-372-0122 및 +1 303-431-8454로 전화하여 요청할 수 있습니다.