



目录 #721 的说明

Volatiles in Soil

修订版 090119

说明：

- 此标准品包括一个包含 Volatiles in Soil 浓缩液的 2 mL 火焰熔封安瓿瓶，以及一个包含大约 10 g 基质土壤的 15 mL 螺口盖样品瓶。
- Volatiles in Soil 浓缩液的溶剂是甲醇。
- 此浓缩液和基质应存放在 $4\pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度下。
- 本产品旨在作为质量控制检查，用于分析标准品中的分析物/基质的整个过程。
- 下面的稀释说明代表了此产品的最小建议样品量。样品量过低可能会导致分析证书上的赋值和/或不确定性无效。
- 认证标准值适用于按照所注稀释说明稀释得到的样品。

有用提示：

- 此标准品为浓缩液，必须在分析前稀释。
- 稀释后的标准品不稳定，因此必须在浓缩液稀释后立即分析。

使用说明：

1. 称取 5.0 g Volatiles in Soil 基质，放入吹扫管中。
2. 小心地将 Volatiles in Soil 安瓿瓶的顶部掰断。
3. 使用 10 μL 注射器，将注射器针尖稍微伸入吹扫管基质表面下方的位置，将 10 μL 的浓缩液注入基质。
4. 立即完成其他样品制备步骤，例如根据您的分析程序向吹扫管加水和关闭设备。
5. 按照您的正常程序完成分析。

安全事项：

ERA 产品可能属于危险品，应当由经过培训、有能力处理此类物质的专业实验室人员使用。产品的安全使用完全由采购方和/或用户负责。所有 ERA 产品的安全数据表 (SDS) 均可通过我们的网站 www.eraqc.com 获得。